

IZY Series

사용설명서




이노템 (주)

1. 사용시 주의사항




- 저울에 물이 닿거나 들어 가지 않도록 합니다.

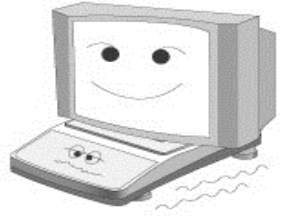

- 저울에 최대사용 용량을 초과 하여 사용하지 않도록 합니다.



- 저울에 과도한 충격이 가해 지지 않도록 합니다.

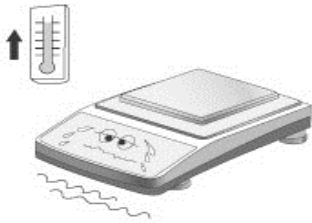

- 온도가 높거나 습기가 많은 곳에서는 사용을 피합니다.



- 휘발성 또는 인화성 물질로 저울을 닦지 마십시오.

2. 사용시 준비사항

- 저울을 바닥이 튼튼하고 평평한 곳에 설치 합니다.
- 저울 밑면의 수평조절나사를 돌려서 디스플레이 왼편에 있는 수준기의 물방울이 정중앙으로 오도록 맞춥니다.
- 전원을 공급 하기전에 짐판이 비어 있나 확인 합니다.
- 전원을 공급 하면 자가 진단을 하며 이상이 없으면 디스플레이에 영점이 표시 됩니다.
- 전원을 공급 한 후 30분 정도 안정화 시간을 유지합니다.
- 전원 공급이 안정된 후 표준분동을 이용하여 중량 점검한 후 허용오차 이내인 경우 사용을 시작합니다.

3. 시리즈 제품사양

모델	용량 (g)	분해능	최소표시 (g)	짐판크기 (mm)	안정시간 (s)	반복오차 ($\leq \pm$ g)	직선오차 ($\leq \pm$ g)
			d=				
HZY-220	220	1 / 220,000	0.001	85	2	0.002	0.002
HZY-320	320	1 / 320,000	0.001	85	2	0.002	0.002
HZY-400	400	1 / 400,000	0.001	85	2	0.002	0.002
HZY-2200	2200	1 / 220,000	0.01	156x156	2	0.02	0.02
HZY-3200	3200	1 / 320,000	0.01	156x156	2	0.02	0.02
HZY-4000	4000	1 / 400,000	0.01	156x156	2	0.02	0.02

Key : 전원, CAL, MENU, TARE, PRINT, UNIT
 계량모드 : g, kg, oz, ct, %
 기능모드 : Count weighing (PCS),
 사용온도범위 : +10℃ ~ +30℃
 전원 : Adaptor DC12V / 500mA, 220V 5,60Hz

제품크기 : 230 x 310 x 90mm(330mm) (W x D x H)
 제품무게 : 약 1.8 kg

4. 사용 하기

■ 그램(g) 단위는 일반적인 계량할 때 사용합니다.

전원	전원키를 누르면 g(gram) 이 표시 되도록 합니다.
TARE	영점이 맞지 않을 경우 “TARE” 키를 입력하여 “0” 으로 합니다. *실제 중량이 저울의 최소 사용범위 이내를 벗어났을 경우 에는 영점이 작동 하지 않습니다.

■ 부품계수 (PCS)

MENU	MENU 누르면 COUNT 표시되면서 화면에 “10” 깜빡깜빡 표시 합니다.
MENU	이때 수량을 파악을 하려고 하는 부품을 10개를 짐판에 올려 놓은 후 MENU 키를 한번 더 누릅니다 .
	화면에 “10” 이라고 표시가 뜨면 설정이 완료 된 것입니다.
	부품 수량이 너무 작으면 ----- 표시되면서 처음상태 됩니다. *이때는 부품계수를 늘려서 작업하시면 됩니다.

■ 중량조정 방법 (CAL)

CAL	CAL 키를 2초 이상 누르면 삐 소리와 함께 -CAL- 표시 됩니다.
	“-----” 표시후 안정되면, “2000.00” 깜박깜박 표시되면, 해당 중량을 올립니다.
	“2000.00 이 표시 되면 중량조정이 완료된 것입니다. *중량표시가 허용오차를 벗어난 경우는 다시 중량조정을 시작하시면 됩니다.
참고사항	1) 중량조정을 위하여 표준분동 F급 이상을 권장 드립니다. 2) 국가검정 또는 공인교정기관에서 교정을 받은 표준분동 사용을 권장 드립니다.

品 質 保 證 書			
이노템 (주)			
구입하신 전자저울이 보증기간 중에 고장이 발생하였을 경우에는 보증규정에 따라 수리하여 드립니다.	기물번호		
	회사명		
	주소		
	납품년월일		
	<table border="1"> <tr> <td>판매점</td><td>전화</td></tr> </table>	판매점	전화
판매점	전화		
	주소		
	판매사원		
검 인  	②		

■ 공급자 연락처

이노템 (주) 본사 및 공장 : 경기도 양주시 광적면 현석로 413번길 108-21	WWW.이노템.한국 전국어디서나 Tel : 1833-8683
--	---